

カットアウトデータ抽出ツール coWOLF (Cut Out Tool for WOLF) Ver1.2.0 リリースノート

本書は coWOLF (カットアウトデータ抽出ツール) ver1.2.0 での変更点を記載しております。
設定および操作の詳細につきましては 操作マニュアル を参照ください。

1. 不具合対応

カットアウトデータ抽出ツール ver1.1.0 で判明した不具合に関して、修正を実施した内容を列記します。

- ・ 出力ファイル設定でヘッダを付加した場合、患者情報抽出時にヘッダ項目が正しく出力されない問題を修正しました。
- ・ 出力ファイル設定で患者情報の血液型のチェックを外した場合、患者情報抽出時に「血液型 RH」の内容が出力されていた問題を修正しました。

2. ツールのアップデート

カットアウトデータ抽出ツールがインストールされている環境で、CutOut_Update.EXE を実行してください。

設定等は保持されたままプログラムをアップデートします。

CutOut_Update.EXE を実行すると以下の画面が表示されます。



「次へ」を押下します。

インストール先フォルダの選択画面が表示されます。
 デフォルトのインストール先は「C:\CUTOUT」です。
 カットアウトデータ抽出ツールのインストール時にフォルダを変更されている場合は参照ボタンを押し、フォルダを選択してください。




「次へ」を押下します。



「次へ」を押下します。

ファイルのコピーが完了すると以下の画面が表示されます。

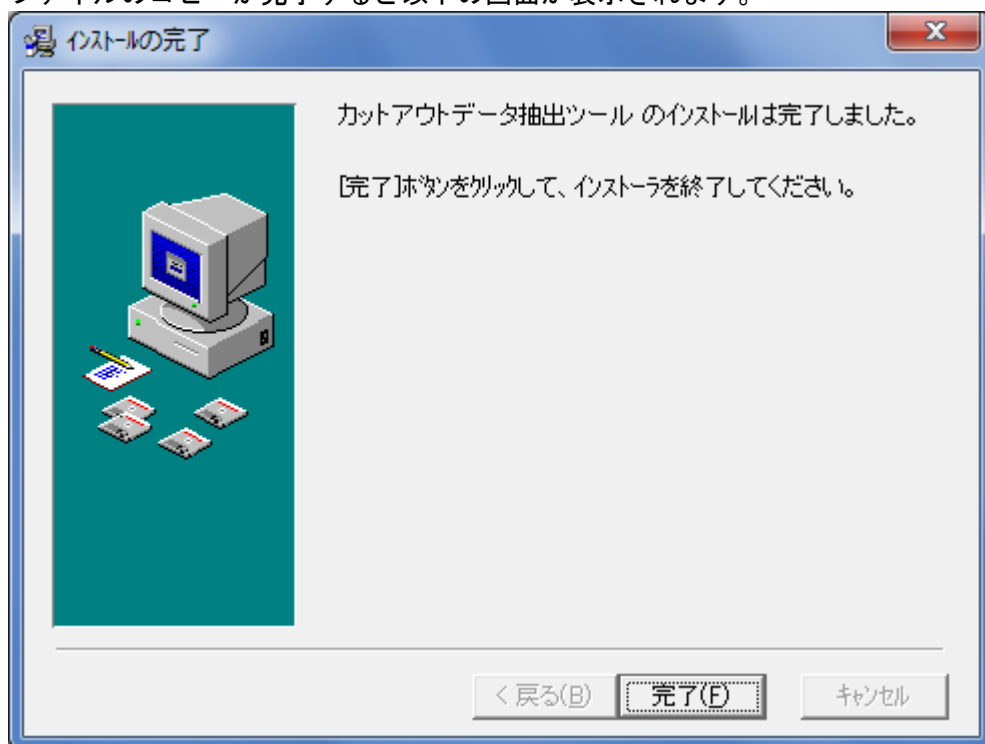

「完了」を押下して、アップデートが完了します。